

# Χημεία των ιόντων των μεταβατικών μετάλλων 1 (με διάλυμα αμμωνίας 2 M)

Φορέστε προστατευτικά ματιών  
Εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου

## Προσθήκη διαλύματος αμμωνίας 2 M

Προσθέστε 2 σταγόνες διαλύματος άλατος 0,1 M στην κεντρική γραμμή κάθε κύκλου.

Σε κάθε κύκλο της πάνω σειράς, προσθέστε 1 σταγόνα διαλύματος αμμωνίας 2 M. Ανακατέψτε με μία αιχμηρή ξύλινη σχίζα.

Σε κάθε κύκλο της δεύτερης σειράς, προσθέστε 6 σταγόνες διαλύματος αμμωνίας 2 M. Ανακατέψτε με μία αιχμηρή ξύλινη σχίζα.

